


Intuitive Reinigungsvalidierung
Einfach. Effizient. Überall.



Lumitester™ Smart

Hygieneüberwachung
in 10 Sekunden

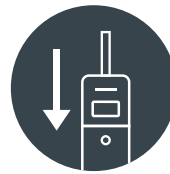

HYGIENEMONITORING
IN DREI EINFACHEN
SCHRITTEN



DATENVISUALISIERUNG
VIA APP



ZUGRIFF VON
ÜBERALL MIT
CLOUD-SPEICHERUNG

+ Luc iPac™
Mit A3 -Detektion
ATP + ADP + AMP

Zuverlässiger und Sensitiver als ATP Tests
A3 findet, was andere übersehen

sv-artikel.de
Jens Kestler
Am Seewasen 22

97359 Schwarzach am Main




MACHEN SIE HYGIENE-MONITORING ZU EINER GEWOHNHEIT FÜR JEDERMANN

Einfache Auswertung der Ergebnisse per App



Messen

Einfach zu bedienen, Ergebnisse innerhalb von 10 Sekunden

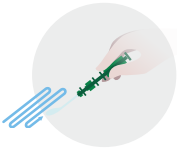

Abstrich

Nehmen Sie einen 10x10 cm Abstrich von der zu untersuchenden Fläche. Anschließend den Swab in das Teströhrchen einstecken.



Messen

Gut schütteln und in den Lumitester einsetzen



Analysieren

Messwerte (RLU) werden innerhalb von 10 Sekunden angezeigt



Verstehen

App zur automatischen Auswertung der Daten

In der Lumitester Smart App können erfasste Daten in Trendanalysen angezeigt werden. Daten werden automatisch grafisch dargestellt und Bestehensraten können visualisiert werden. Mitarbeiter werden ein größeres Hygienebewusstsein entwickeln und einen Umwelthygiene-Standard aufrechterhalten, welcher das Vertrauen in Ihr Unternehmen stärkt.



Trendanalyse pro Testpunkt



Visualisierung der gesamten Prüfergebnisse durch Diagramme



Verwalten

Per Cloud-Datenverwaltung, Daten von mehreren Standorten zusammenführen

Die Daten werden in der Cloud gespeichert und können von überall auf der Welt abgerufen werden. Dies ermöglicht eine schnelle Erkennung und Reaktion auf eventuell auftretende Probleme.



Lumitester™ Smart Art.Nr. 1902653

Messzeit	10 s
Nachweis	ATP + ADP + AMP
Nachweismethode	Luziferase-Enzym Assay
Messdaten	Relative Light Units (RLU)
Lieferumfang	2 x Batterien (AA) (Mignon), Reinigungsbürste, USB-Kabel, Trageschleufe, Kurzbedienungsanleitung

- Die Messung gibt Aufschluss über den aktuellen Reinigungs-/Hygienestatus und kann nicht für die Bestimmung spezifischer Keime bzw. zur Umrechnung auf Koloniebildende Einheiten (KBE) herangezogen werden.
- Für mehr Informationen oder diesbezüglicher Fragen stehen wir Ihnen gerne unter +49(0)89 3703 1223 oder per Mail an info@hyserve.com zur Verfügung.

LuciPac™ A3 Surface Art. Nr. : 1702671 100 swabs/kit

LuciPac™ A3 Water Art. Nr. : 1702672 100 swabs/kit

Lagerung	2-8°C (nicht einfrieren)
25°C	14 Tage (ungeöffnet)
30°C	5 Tage (ungeöffnet)
Haltbarkeit	15 Monate (nach Produktionsdatum)

sv-artikel.de
Jens Kestler
Am Seewasen 22

97359 Schwarzach am Main